



« 19 » 06 2008 г.

01-11/87-08

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ТРИПСИНА РАСТВОРА

Трипсина раствор представляет собой растворенную в дистиллированной воде смесь трипсина (0,25%) и неорганических солей, стерилизованную фильтрованием через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Трипсина раствор стерильный, антибиотиков не содержит. Сырье, используемое для изготовления трипсина, получают из хозяйств, не регистрировавших опасных для человека возбудителей, и в том числе прионовых заболеваний.

Трипсина раствор — прозрачная бесцветная жидкость без опалесценции и осадка, рН от 7,1 до 7,5.

НАЗНАЧЕНИЕ

Трипсина раствор применяется для дезагрегации и диспергирования эмбриональных и постнатальных тканей и органов человека и животных, для отделения клеток от субстрата. Применяется в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Трипсина раствор готов к применению. Для проведения стерильных работ бутылки вскрывать в асептических условиях.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 400, 500 мл в бутылках стеклянных или полимерных, герметично укупоренных.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Срок годности - 6 месяцев при температуре от 2 до 8 °С или 1 год при температуре от минус 10 до минус 20 °С. Трипсина раствор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Хранение и транспортирование. При температуре от 2 до 8 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03. Допускается хранение при температуре от минус 10 до минус 20 °С. Транспортирование при температуре от 2 до 8 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03. Допускается транспортирование при температуре от 8 до 25 °С в течение не более 7 суток.

Рекламации на трипсина раствор направлять в ФГУН Государственный научно-исследовательский Институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора (119002, г. Москва, Сивцев Вражек, д. 41; тел.: 241-39-22) и на предприятие-изготовитель: ООО «БиолоТ», РФ, 195269, г. Санкт-Петербург, а/я 25, тел./факс: (812) 292-8857/-8858.

Генеральный директор
ООО «БиолоТ»



В.С.Горностаев
2008 г.